

「清浄環境をサポート」する専門サービス

商品案内Ver-0309-10  
(株)メルシャンクリンテック  
神奈川県藤沢市城南4-9-1  
電話 0466-35-6314  
FAX0466-35-6329

# 尿石溶解剤 「リケージ」

尿石溶解剤「リケージ」

# ReCAGE

## 使用法

### 頑固な尿石の除去

原液または2倍希釈水溶液を均一に散布、  
または浸漬し、5～10分後に、水洗してください。

### 通常の尿石除去

10～20倍の水溶液を均一に散布、または浸漬し、  
2～3時間放置後、水洗してください。



## 使用上の注意

酸性洗剤につき、取り扱いにはゴム手袋と保護メガネを使用してください。

万一、目に入った場合は、多量の水道水で洗い流した後、医師の処置を受けてください。

衣類につかないようにしてください。

アルカリ洗剤が混入すると、洗浄力が低下しますので注意してください。

塩素系洗剤との混合は避けてください。

直射日光の当たらない冷涼な場所に保管してください。

購入後、お早めにお使いください。



## DATA

リケージの尿石溶解能試験方法ウサギの尿石の塊100mg（厚さ約1mm、約7mm角）を  
各種尿石溶解剤50mlの中に入れ、室温中で完全に  
溶解するまでの時間を測定した。

## 主成分

- ・有機酸（スルファミン酸、リンゴ酸など）
- ・アニオン界面活性剤
- ・非イオン界面活性剤

pH（原液） 1±0.5

結果		
尿石溶解剤	溶解能（時間）	
ReCAGE		1分22秒
市販品A		3分22秒
市販品B		9分16秒

実施施設 メルシャン株式会社 中央研究所

## 荷姿・価格（希望小売価格：税別）

- ・4kgポリ容器×5本 21,000円/ケース
- ・20kgキューブコンテナ 20,000円/ケース